

抗体剥离液

产品编号	产品名称	包装规格
NBS5249-100ml	抗体剥离液	100ml
NBS5249-500ml	抗体剥离液	500ml

产品简介:

Western Blotting 抗体剥离缓冲液是用于去除膜上结合的一抗和二抗的增强型配方，方便用户使用化学发光底物再次检测膜。

保存条件:

室温保存（一年有效）

产品特点:

1. 即用型，操作简单—无需稀释；无令人不快的气味；室温储存。
2. 兼容性—可在湿润或干燥的 NC 膜和 PVDF 膜上使用；可与任何封闭缓冲液、酶偶联物和化学发光底物配合使用。
3. 高性价比—节省宝贵的时间和样本；首次使用可有效剥离。
4. 强大而温和—有效保留转印蛋白，对印迹可进行多次抗体剥离操作。
5. 灵活—用于剥离和重新检测抗体以优化抗体浓度，或使用不同抗体检测新的抗原。

使用方法:

1. TBST 漂洗印迹 5 分钟以去除化学发光底物。
2. 加入足量抗体剥离缓冲液完全覆盖印记膜，在 37℃下轻轻摇匀孵育 20-35 分钟。
3. 取出印迹膜并在 TBST 中轻摇浸洗 5 分钟 x2 次。
4. 封闭印迹膜。
5. 进行下一次印迹实验。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。