

MES SDS Running Buffer

产品编号	产品名称	包装规格
NBJ0003-10L	MES SDS Running Buffer	10x1L

产品简介:

本产品含有 Tris-base, MES, SDS, EDTA 等电泳缓冲液所需成分, 有较强的缓冲能力, 在同样相对高电压下进行电泳, 发热量小, 电泳速度快, 使条带快速分离, 尤其适合小条带的分离。

本产品为 1x 即用型粉状混合物, 只需加添加去离子水即可使用, 操作简单。本产品去离子水溶解后标准 PH 值为 7.3 (25°C), 若需精确定位 PH 值, 可用 NaOH 或者 HCL 进行调整。

保存条件:

4°C保存 (一年有效)

产品使用:

1. 准备 1000ml 的干净烧杯一只, 倒入 800ml 去离子水, 取本品一包, 缓慢倒入水中, 并搅拌使所有组分溶解。
2. (可选) 若需精确定位 PH 值为 7.3 (25°C), 可用 4MNaOH 或者 4M 盐酸进行调整。
3. 所有组分完全溶解后, 定容至 1000ml 即可使用。
4. 每次使用时, 为了减少浪费, 可只更换内槽电泳液即可。电压可在 150-250V 之间调整, 电泳时间设置为 30min。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS3019-100ml</u>	<u>超敏 ECL 化学发光显色液</u>	2x50ml
<u>NBS3020-100ml</u>	<u>特超敏 ECL 化学发光显色液</u>	2x50ml
<u>NBS3023-500T</u>	<u>BCA 蛋白定量试剂盒 (增强型)</u>	500 次
<u>NBS3028-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (19:1) 溶液 30% Acr-Bis (19:1)</u>	500ml
<u>NBS3029-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (29:1) 溶液 30% Acr-Bis (29:1)</u>	500ml
<u>NBS3030-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (37.5:1) 溶液 30% Acr-Bis (37.5:1)</u>	500ml
<u>NBS3031-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (19:1) 溶液 40% Acr-Bis (19:1)</u>	500ml
<u>NBS3032-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (29:1) 溶液 40% Acr-Bis (29:1)</u>	500ml
<u>NBS3033-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (37.5:1) 溶液 40% Acr-Bis (37.5:1)</u>	500ml
<u>NBS1047-10ml</u>	<u>5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液</u>	10x1ml
<u>NBS8006-500ul</u>	<u>三色预染蛋白 marker (10-180KD)</u>	2x250ul
<u>NBS8007-500ul</u>	<u>三色预染蛋白 marker (10-250KD)</u>	2x250ul
<u>NBS3250-500g</u>	<u>SDS 十二烷基硫酸钠</u>	500g
<u>NBS5202-500ml</u>	<u>免脱洗考马斯亮蓝快速染胶液</u>	500ml
<u>NBS5248-100ml</u>	<u>通用型一抗二抗稀释液</u>	100ml
<u>NBS5249-100ml</u>	<u>抗体剥离液</u>	100ml
<u>NBS5250-500ml</u>	<u>快速转印转膜液(20X)</u>	500ml
<u>NBS5251-10L</u>	<u>Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液</u>	10x1L
<u>NBS5252-100ml</u>	<u>Western 无蛋白快速封闭液</u>	100ml
<u>NBS6510-100ml</u>	<u>RIPA Lysis Buffer (Medium) RIPA 裂解液 (中)</u>	100ml
<u>NBS6511-100ml</u>	<u>RIPA Lysis Buffer (strong) RIPA 裂解液 (强)</u>	100ml